

套組概要和說明：

OMNigene-GUT 提供收集和穩定糞便樣本中微生物 DNA 的材料和指導說明。







警告和注意事項：

- 僅限外用。
- 請勿將黃色頂帽從收集管上拆下。
- 請勿溢灑收集管中的穩定液。
- 若眼睛或皮膚接觸到該穩定液，請用水清洗。請勿吞食。
- 若收集了一份液態的糞便樣本，請查看單獨提供的說明。
- 細小的物品可能會造成窒息危險。

儲存溫度：15°C 到 25°C

依照有關生物標本運輸的適用法規進行運送。詳見材料安全性數據表，網址為：www.dnagenotek.com


標籤圖例：

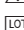-  樣本收集者（使用者）
-  產品目錄號
-  製造商
-  15°C 到 25°C 儲存說明
-  請謹慎使用，參考使用說明
-  批號

使用說明

在收集之前請閱讀所有說明

程序：

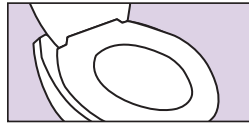

1 重要的準備工作：


- 在收集之前請排空您的膀胱。
- 收集不包含任何尿液和馬桶水的糞便樣本。
- 可能會需要衛生紙或面巾紙。



2 在握住收集管黃色頂帽時，請僅擰開套組上的紫色帽蓋，並將其放在一旁待用。

重要說明：

- 請勿拆下收集管黃色頂帽。
- 請勿溢灑收集管中的穩定液。

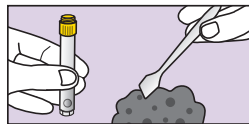

3 請使用壓舌板收取少量的糞便樣本。



糞便樣本的實際大小。




4 將糞便樣本移至收集管黃色頂帽中。重複收集流程直至樣本填滿黃色頂帽。

重要說明：請勿將樣本推擠入收集管。



5 透過收集管頂帽進行水平刮除，夷平樣本並去除多餘的部分。


按需用衛生紙或面巾紙擦拭收集管和頂帽外部。

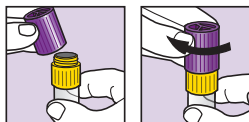

6 拿起紫色帽蓋，讓其嵌回端向下並將其擰至黃色頂帽上，保證擰緊蓋牢。



7 盡可能用力且快速的前後搖晃密封後的收集管，至少 30 秒。

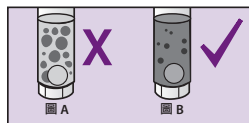

8 這一糞便樣本將會與收集管內的穩定液相融合；但並非所有顆粒都會溶解。

重要說明：若大的顆粒如圖 A 所示仍未溶解，請繼續搖晃。



9 請將壓舌板放入最初的包裝內或用衛生紙或面巾紙將其包起丟入垃圾桶。

重要說明：依照套組供應商單獨提供的交付說明寄送樣本進行處理。