

OMNIGene[®]•GUT样本的储存建议

这些建议旨在为用OMNIGene•GUT采集和稳定的粪便样本提供储存指导。

- **室温储存:**用OMNIGene•GUT采集的粪便样本可在采集后在室温下储存长达60天。
- **长期储存:**我们建议将OMNIGene•GUT样本分装到冷冻管中,并在-80°C下长期储存。
- **在-80°C下短期储存:**OMNIGene•GUT样本可在-80°C下在OMNIGene•GUT管中冷冻长达1个月。
- **在-20°C下短期储存:**OMNIGene•GUT样本可以在-20°C下在OMNIGene•GUT管或冷冻管中储存数月。
- **在4°C下储存:**我们不建议在4°C下储存OMNIGene•GUT样本。
- **冻融周期:**OMNIGene•GUT可在多达6次冻融周期中保留微生物群落结构并保持DNA完整性。

	室温	4°C	-20°C	-80°C
在OMNIGene•GUT管中	最多60天	不建议	月	1个月*
在带有O形环的冷冻管中	最多60天	不建议	月	年

表1: 用OMNIGene•GUT采集和稳定的样本的储存建议。

*在-80°C下储存时, OMNIGene•GUT管可能会变脆。处理冷冻管时应小心。

技术支持部门办公时间：周一至周五（东部时间9:00至17:00点）：

- 免费电话（北美）：1.866.813.6354，选项6
- 其他所有国家：613.723.5757，选项6
- 电子邮件：support@dnagenotek.com

OMNIGene-GUT (OM-200) 尚未在美国上市。

OMNIGene-GUT (OMR-200) 仅供研究使用，不用于诊断程序。

某些DNA Genotek产品可能并非在所有地区都提供。

*OMNIGene是DNA Genotek Inc.的注册商标。此处包含的所有其他品牌和名称均为其各自所有者的财产。

关于所有DNA Genotek方案、白皮书和应用说明，见www.dnagenotek.com的支持版块。